

Pfu DNA聚合酶

组分	#M0011	#M0012
<i>Pfu</i> DNA聚合酶 (2.5 U/μl)	40 μΙ	40 μl×5
10× 反应缓冲液 (包括20 mM MgSO ₄)	0.6 ml	0.6 ml×5
10× 反应缓冲液 (无MgSO₄)	0.6 ml	0.6 ml×5
25 mM MgSO ₄	0.6 ml	0.6 ml×5

概述: Pfu DNA聚合酶是从克隆有Pyrococcus furiosus DNA聚合酶基因的大肠杆菌中分离出来的。Pfu DNA聚合酶有3′→5′外切酶的

活性,它能纠正DNA扩增过程中产生的错误,是目前已发现的所有天然耐热DNA聚合酶中出错率最低的⁽¹⁾。

来源: E.coli菌株,包含有从Pyrococcus furiosus中克隆的基因(2)。

应用:

1. 常规PCR。

2. 基因的高保真PCR, 克隆和表达。

3. 反转录PCR (RT-PCR)。

4. 平末端PCR克隆。

5. 定点突变。

贮存溶液: 20 mM Tris-HCl (pH 8.2 @ 25°C), 1 mM Dithiothreitol (DTT), 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0.1% Nonidet™ P-40 (NP-40) (V/V), 0.1% Tween 20 (V/V), 50%甘油 (V/V)。

10×反应缓冲液 (包括20 mM MgSO₄): 200 mM Tris-HCl (pH 8.8 @ 25°C), 100 mM (NH₄)₂SO₄, 100 mM KCl, 1 mg/ml无核酸酶活性的BSA, 1% Triton X-100 (V/V), 20 mM MgSO₄。

活性定义: 在72°C下反应30分钟,能催化10 nmol的dNTPs聚合为多核苷酸片段的酶量定义为1个活性单位 (U)。

储存温度: -20°C。

质量控制检测:

核酸外切酶活性:在50 μI反应体系中,10 U本酶与0.2 mM dNTPs和1 μg的Hind III消化的λDNA于37°C温育4小时,电泳条带无明显变化。

核酸内切酶活性:在50 μl反应体系中,10 U本酶与0.2 mM dNTPs和1 μg的pUC19质粒于37°C温育4小时,电泳条带无明显变化。

纯度: 经SDS-PAGE (考马斯亮蓝染色) 检测其纯度大于95%。

参考文献:

- 1. Lunberg, K.S. et al. 1991. High-fidelity amplification using a thermostable DNA polymerase isolated from *Pyrococcus furiosus*. *Gene*. 108:1-6.
- 2. Sambrook, J. et al. 2001. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, (3rd ed.), Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Pfu DNA聚合酶PCR反应体系和程序:

1.50 µl反应体系,冰上操作

成分	体积 (µl)	终浓度
10×反应缓冲液	5 μΙ	1×
dNTP Mix (10 mM each)	1 μΙ	200 μM each
上游引物 (10 μM)	0.5-5 μΙ	0.1-1 μΜ
下游引物 (10 µM)	0.5-5 μl	0.1-1 μΜ
DNA模板	根据具体情况添加	
Pfu DNA聚合酶*	0.5-1 µl	1.25-2.5单位
水	补充至50 μl	

[*]: 当微量体积的酶比较难吸取时,可将酶稀释于1×反应缓冲液中。

 天津強微特生物科技有限公司
 地址: 天津市滨海高新区兰苑路留学生创业因工房时代写字楼II期C座331室
 电话: 022-83718172 022-83718175

 网址: www.robustnique.com
 技术支持: supports@robustnique.com
 传真: 022-83718172-610 022-83718175-610



Pfu DNA聚合酶

2. 混匀并短暂离心。

如果PCR仪没有热盖功能,可在液体表面添加少许石蜡油防止蒸发。

3. PCR反应程序

步骤	温度	时间
预变性	95°C	1-3 min
	95°C	30 s
25-35个循环	T _m -5°C	30 s
	72°C	2 min/kb
延伸	72°C	5 -15 min
保存	4 -10°C	

天津强微特生物科技有限公司地址: 天津市滨海高新区兰苑路留学生创业国工房时代写字楼II期C座331室电话: 022-83718172 022-83718175网址: www.robustnique.com技术支持: supports@robustnique.com传真: 022-83718172-610 022-83718175-610